

G 시리즈 사용설명서



1. 구성품

G150T

* 본체(조명장치)	1 ea
* 라이트가이드 고정 나사	3 ea
* 전원 장치	1 ea
* 전원 케이블	1 ea
* 사용설명서	1 ea

G150P

* 본체(조명장치)	1 ea
* 라이트가이드 고정 나사	3 ea
* 전원 장치	1 ea
* 전원 케이블	1 ea
* 마운트 레버	1 ea
* 사용설명서	1 ea

G180T

* 본체(조명장치)	1 ea
* 라이트가이드 고정 나사	3 ea
* 전원 장치	1 ea
* 전원 케이블	1 ea
* USB 통신 케이블	1 ea
* TTL/아날로그 케이블 커넥터	1 ea
* 사용설명서	1 ea

G180P

* 본체(조명장치)	1 ea
* 라이트가이드 고정 나사	3 ea
* 전원 장치	1 ea
* 전원 케이블	1 ea
* 마운트 레버	1 ea
* USB 통신 케이블	1 ea
* TTL/아날로그 케이블 커넥터	1 ea
* 사용설명서	1 ea

엑세서리류 구매가 필요하신 분께서는 하단부 연락처로 연락 바랍니다.

2. 안전 유의 사항

경고

- * 절대 광원을 직접적으로 바라보지 마십시오.
- * G 시리즈 제품의 부적절한 사용은 눈에 손상을 줄 수 있습니다.
- * 현미경에 장착시에는 반드시 사용설명서 상의 설치가이드에 따라 설치해 주십시오.

주의

- * 명시된 G시리즈의 작동 안전유의 사항은 제품이 올바르게 사용될 시에 적용됩니다.
- * 제품 설치 및 라이트가이드 연결 시에는 반드시 전원을 끊으십시오.
- * 라이트가이드 연결 및 해제 시에는 제품의 서터가 반드시 꺼져 있어야 합니다.
- * 폭발 위험이 있는 장소에서 사용하지 마시고, 피복된 케이블만 사용하시기 바랍니다.

3. 다운로드

사용설명서

아래 주소에서 PDF 형식을 다운로드 받으실 수 있습니다.

http://tlctech-1st.com/skin/default/download/Manual_G_series_.pdf


소프트웨어

G180모델은 소프트웨어로 광량 조절이 가능합니다. 아래 주소에서 다운받으세요.

http://tlctech-1st.com/skin/default/download/ScopeLED_USB_control Program.zip


4. 부품 명칭

테이블 거치형 모델(150T / 180T)

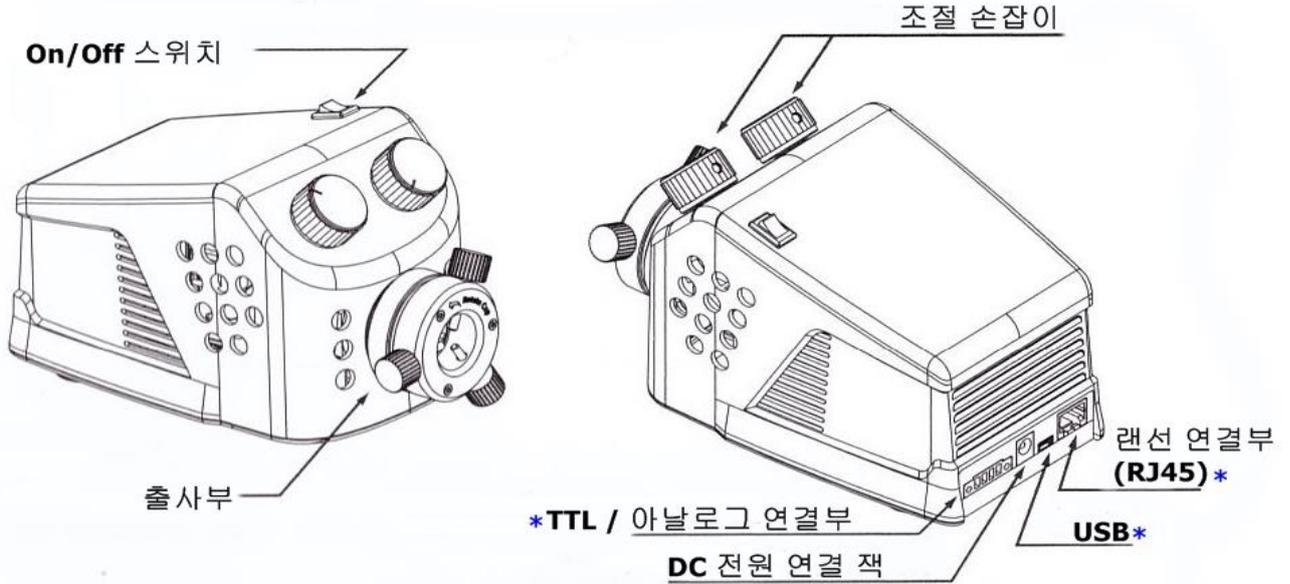

* G180T 모델에서 가능

폴마운트 모델(150P / 180P)

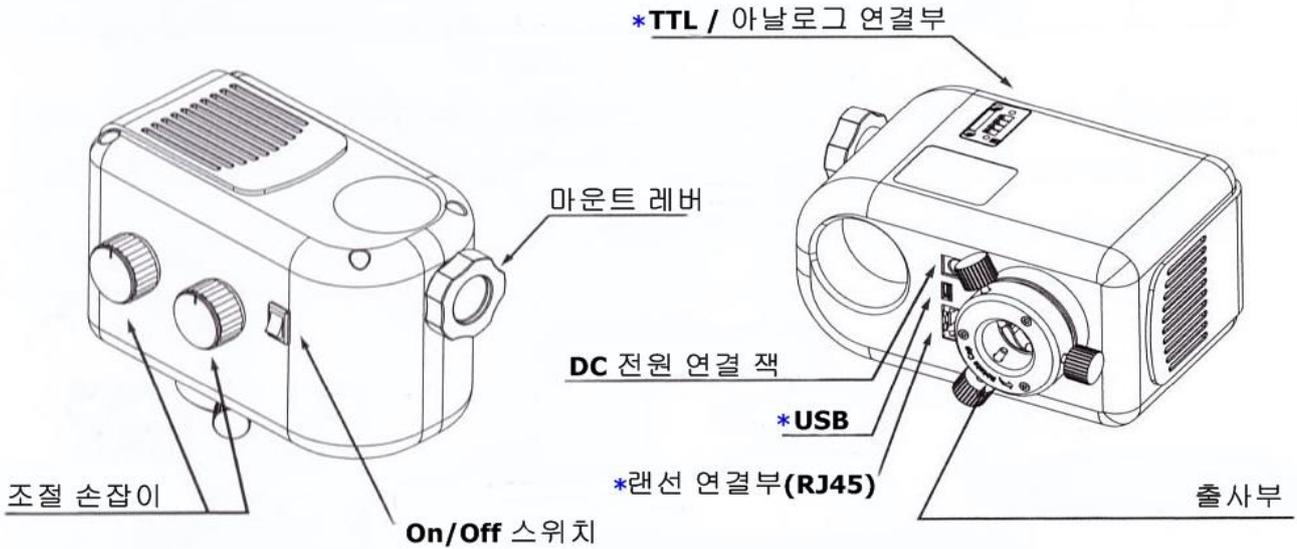

* G180P 모델에서 가능



5. Contact Us





경기 용인시 기흥구 흥덕1로 13
 흥덕 IT 밸리 B동 608 호 티엘씨테크
 TEL : 031-660-7111
 FAX : 031-660-7110

6. 라이트 가이드의 설치



1 설치하시기 전에 전원을 꺼 주십시오.

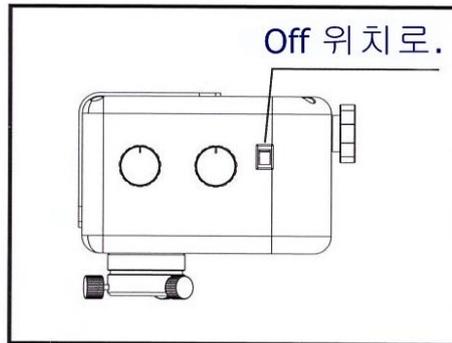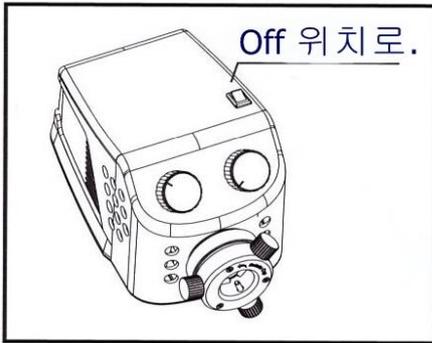



2 조명장치를 책상에 놓고 전방에 3개의 나사를 반시계방향으로 내부의 원통 가장자리까지 풀어 주십시오.

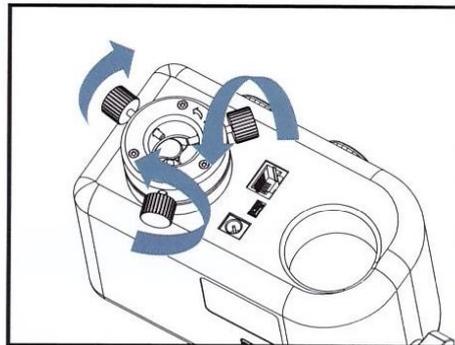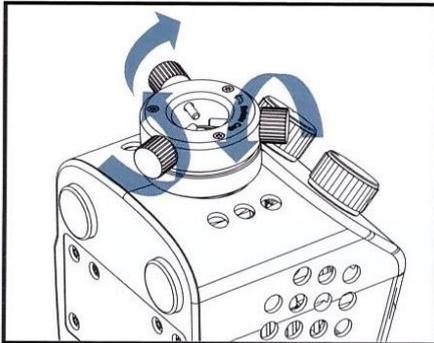



3 전방의 원통 캡을 반시계방향으로 15도 가량 풀어 주십시오.

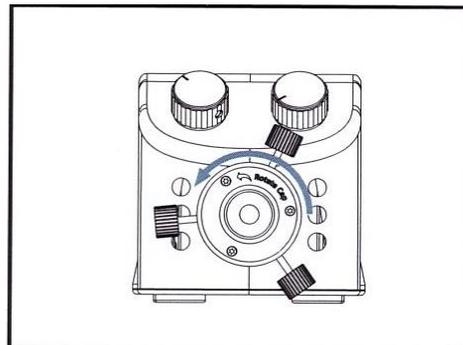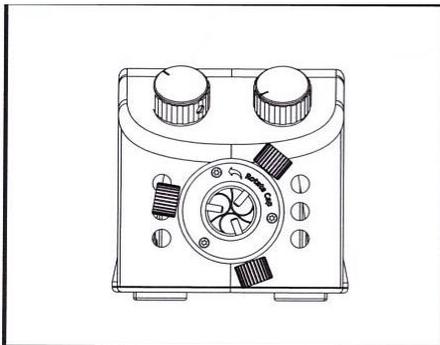



4 알맞은 사이즈의 라이트가이드를 출사부 끝에 닿을 때까지 결합하시고 정렬하세요.

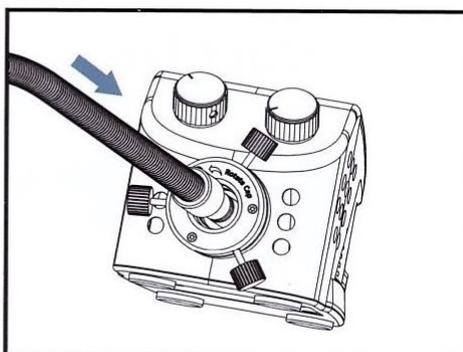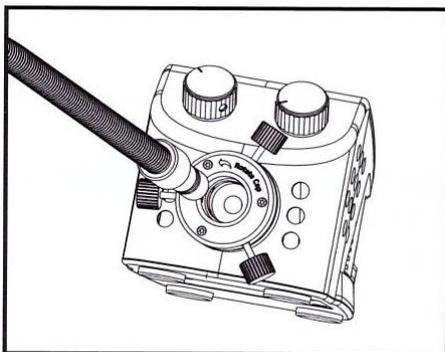

5 반시계방향으로 감았던 원통캡을 풀어 주십시오.

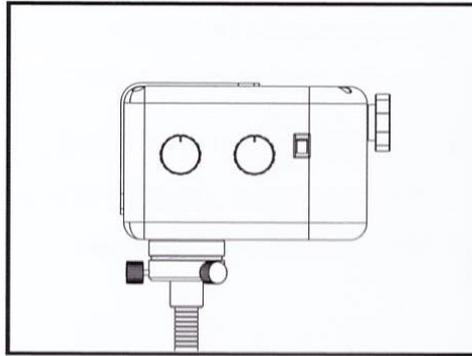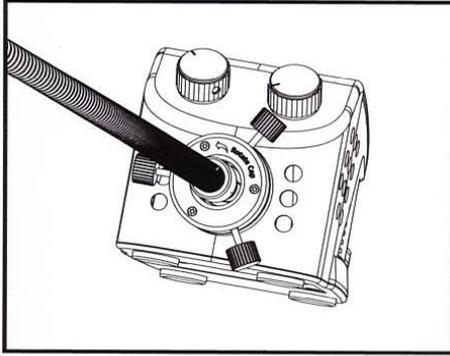


7 나사를 시계방향으로 조여 주십시오.

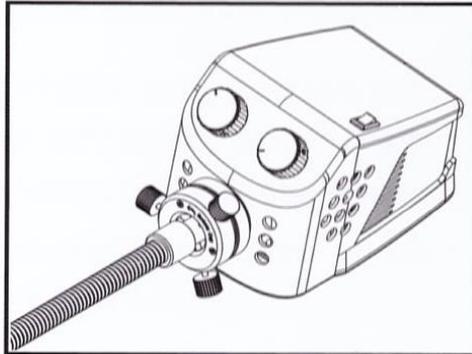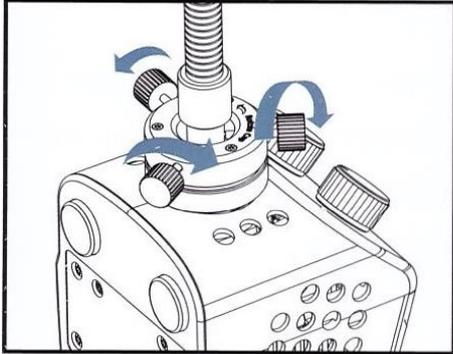

7. 보조 스탠드(옵션)

GSS 지지대(옵션)는 선반에 G150T / 180T 모델을 설치하고 1갈래 또는 2갈래의 라이트가이드를 연결할 경우 지지대로서 사용하실 수 있습니다.


U자 홈에 출사부 원통캡 뒤쪽을 끼워 넣고 아래로 세게 눌러 고정시키고, 필요한 경우 좌우측의 접이식 지지판을 펴 주십시오.

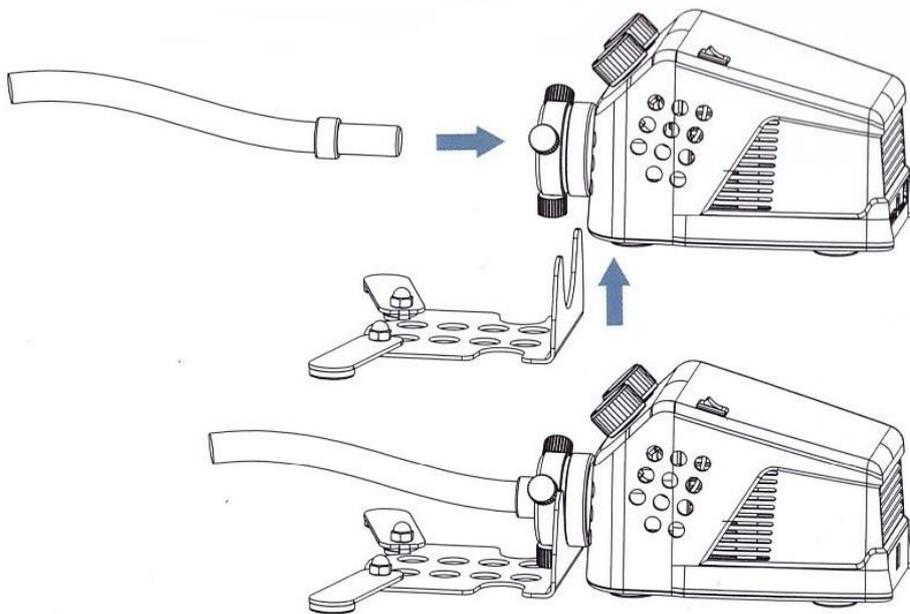


8. 폴대 아답터(옵션)

GPA 폴 아답터는 직경 40mm 이하의 폴에 수직 또는 수평으로 거치할 경우에 사용됩니다.

아답터의 돌린 쪽이 마운트 레버를 향하도록 G150P/180P 구멍에 삽입하십시오.

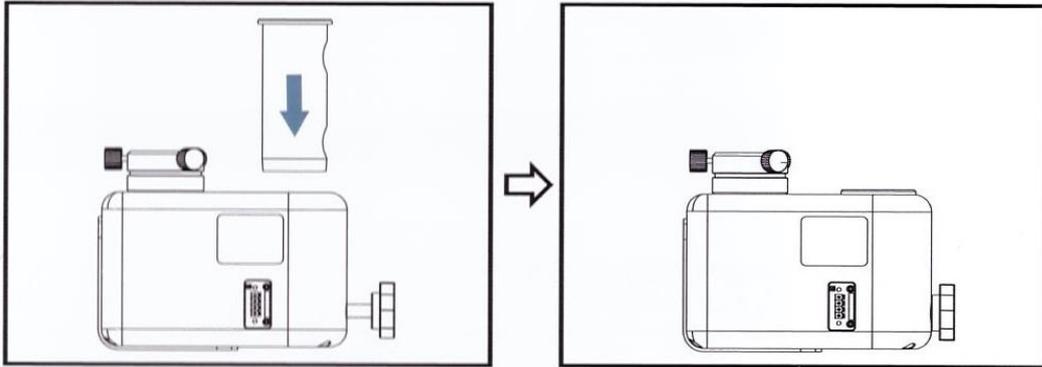


본체와 결합된 아답터를 현미경 폴대에 끼워넣고 마운트 레버를 시계방향으로 조여 주십시오.

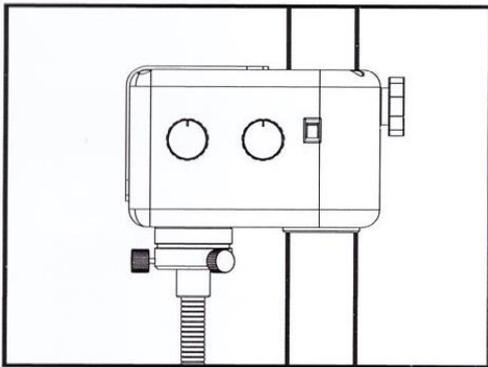


9. 셋업

12V AC/DC 전원 공급장치를 본체에 연결하고 전원 플러그를 연결 하십시오.

테이블 거치형 모델(G150T / G180T)

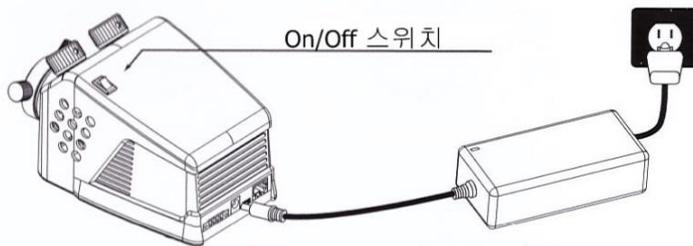

폴마운트 모델(G150P / G180P)

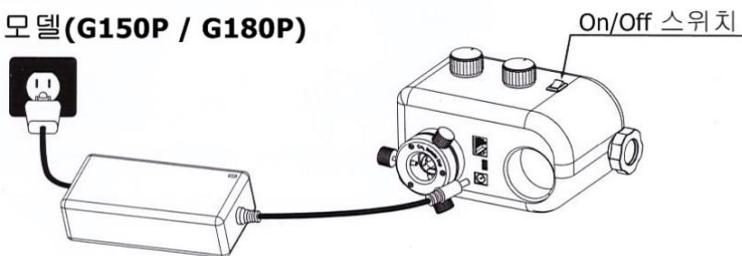

10. 전원 켜기

On/Off 스위치를 On 위치로 켜 주십시오. 조명 켜진 상태에서 냉각팬이 계속 돌아야 합니다.


11. 조절 손잡이

조도 조절 손잡이를 시계방향으로 돌리면 조도가 올라갑니다.

CCT / RGB 손잡이로 색온도 및 RGB 컬러를 조절할 수 있습니다.


G150T and G150P

Tunable White

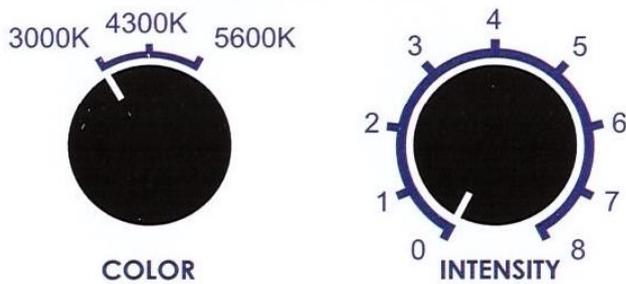

G180T and G180P

Tunable White

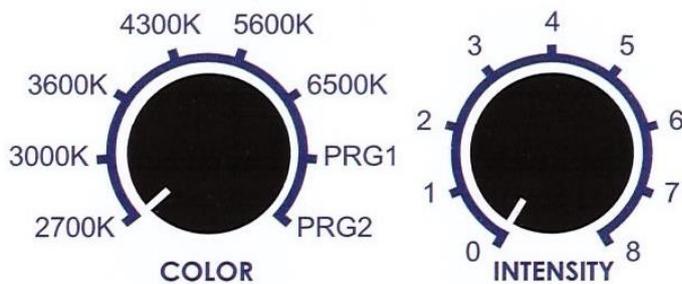

G180T and G180P

Mixed RGB

